



# macro

## Auxiliar de pipeteado

Su aliado para un pipeteado preciso

BRAND. For lab. For life.®

- + Aspira líquidos rápidamente
- + Ajuste de menisco fácil y sensible con la palanca de control con resorte
- + Diseño sin esquinas ni aristas para un pipeteado confortable, en series largas

# Conozca el auxiliar de pipeteado macro

Solo se necesita un único auxiliar para toda la gama de pipetas aforadas y graduadas de 0,1 a 200 ml. Gracias al adaptador cónico de silicona del macropipeteador, todos los volúmenes de pipeta se ajustan de forma firme y segura para las pipetas de todos los tamaños.

La sólida carcasa es ideal para el trabajo diario en el laboratorio. Su diseño ergonómico facilita el trabajo, también durante el pipeteado en serie, y el menisco se ajusta con precisión de

forma muy sencilla.

Con un gran número de piezas de repuesto disponibles, cada pieza se puede sustituir de forma rápida y sencilla sin necesidad de adquirir un auxiliar de pipeteado nuevo.

Cuatro colores distintos: gris, magenta, verde y azul para mantener el orden en el laboratorio.



**Pera de succión de acceso sencillo**

**Función de soplado**

para pipetas de soplado

**Palanca de resorte**

para garantizar un control de gran precisión para el aspirado y descarga de líquidos


**Sistema de válvulas especial**

que permite un llenado rápido

**Filtro de membrana hidrófobo**

que protege el sistema contra a la penetración de líquidos

- + Para todas las pipetas de vidrio de 0,1 hasta 200 ml
- + Diseño ergonómico: solo pesa 125 g
- + Rápido: una pipeta de 50 ml tarda 11 segundos en llenarse
- + Control de alta precisión
- + Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C según DIN EN 285
- + Cuatro atractivos colores

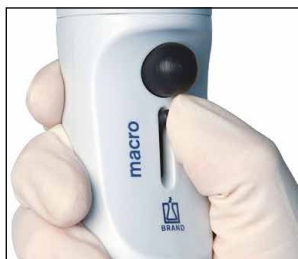

Cuanto más hacia arriba, tanto más rápida se llena la pipeta.



Incluso en caso de descarga libre, no se afecta la exactitud volumétrica de la pipeta.



Para soplar oprímase sólo una vez brevemente la pera de soplado.



Encontrará más accesorios en [shop.brand.de](https://shop.brand.de)

# Referencias

## Auxiliar de pipeteado macro

incl. filtro de membrana de recambio 3 µm.

color	unidad por embalaje	ref.
gris	1 pieza	26200
verde	1 pieza	26201
azul	1 pieza	26202
magenta	1 pieza	26203



# Accesorios



**Adaptador**  
silicona, 44 mm

unidad por embalaje	ref.
1	26146



**Sistema de válvulas de repuesto**  
PP/PTFE/silicona

unidad por embalaje	ref.
1	26128



**Filtro de membrana**  
3 µm (PP, PTFE), no estéril

unidad por embalaje	ref.
1	26052
10	26056



**Carcasa de adaptador**  
PP

color	ref.
gris	26220
azul	26221
magenta	26222
verde	26223



**Pera de aspiración**  
con anillo roscado, silicona

color	ref.
gris	26225
azul	26226
magenta	26227
verde	26228



En el sitio web [shop.brand.de](http://shop.brand.de) encontrará un gran surtido de pipetas aforadas y graduadas, según los requerimientos USP.

BRAND GMBH + CO KG

P.O. Box 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de



BRAND. For lab. For life.®

BRAND®, BRAND. For lab. For life.® así como la marca denominativa y figurativa BRAND son marcas o marcas registradas de BRAND GMBH + CO KG, Alemania. La marca denominativa y figurativa BRANDGROUP es una marca o marca registrada de Brand Group SE & Co. KG, Alemania. El resto de las marcas citadas o reproducidas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Con nuestras publicaciones técnicas pretendemos informar y aconsejar a nuestros clientes. La transmisibilidad de datos de la experiencia en general y de resultados obtenidos bajo condiciones de ensayo al caso concreto de aplicación depende de múltiples factores que escapan a nuestra influencia. Por tanto pedimos comprendan que de nuestra información no se puede derivar ninguna responsabilidad por nuestra parte. Por tanto debe comprobar Ud. mismo con mucho cuidado si son adecuadas la transmisibilidad y aplicación de los datos en cada caso concreto.

Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.

993919 © 2024 BRAND GMBH + CO KG | Printed in Germany | 0624



En [shop.brand.de](https://shop.brand.de) encontrará accesorios y piezas de repuesto, manuales de instrucciones, instrucciones de calibrado (SOP) y videos sobre el producto.



Encontrará más información sobre los productos y sus aplicaciones en nuestro canal de Youtube [mylabBRAND](https://mylabBRAND).



BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.  
Shanghai, China

T +86 21 6422 2318  
info@brand.com.cn  
china.brand.com.cn

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.  
Mumbai, India

T +91 22 42957790  
customersupport@brand.co.in  
www.brand.co.in

BRANDTECH® Scientific, Inc.  
Essex, CT. United States of America

T +1 860 767 2562  
info@brandtech.com  
www.brandtech.com